

SELENITO CISTINA CALDO



USO PROPUESTO

El caldo de cultivo Selenito es un medio de cultivo enriquecido recomendado para el aislamiento de especies de *Salmonella* desde alimentos o productos de uso diario



PRESENTACIÓN

Tubo de 16 x 125mm que contiene 8 ml de Caldo Selenito Cistina listo para su uso.



CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTABILIDAD DE REACTIVOS

El medio de cultivo debe ser conservado a una temperatura de 4-8°C, en su empaque original, evitando la exposición a la luz directa, no debe ser congelado con el fin de preservar el medio, no debe conservarse por periodos largos ya que la selectividad y el efecto inhibitorio del selenito se pueden ver reducidos



ESPÉCIMEN O MUESTRA

Muestras fecales y alimentos



PROCEDIMIENTO

Identificar la muestra a sembrar, inocular el caldo utilizando asa calibrada de 10 ul, incubar en aerobiosis, a 35-37 ° C por no más de 24 horas.



INDUSTRIA NACIONAL
DE MICROBIOLOGÍA